


Q800R プロトコル クロマチンの断片化 *C.elegans*

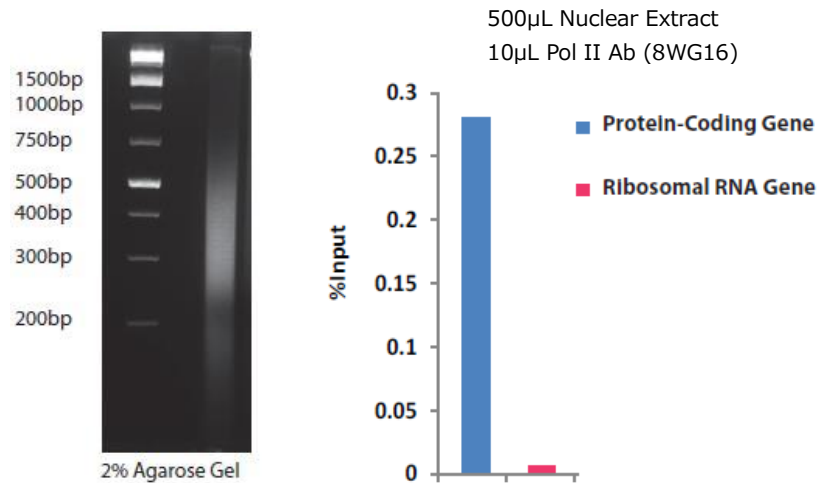

プロトコル

サンプル種 :	<i>C. elegans</i>
	Nuclear Extract 1mg/mL
容量 :	500μL
ホルムアルデヒド濃度 :	2%
固定時間 :	20 分
Amplitude :	70%
パルス :	ON 30 秒、OFF 30 秒
Total On Time :	20 分
その他処理条件 :	超音波ホモジナイザーを 4℃環境に設置

お客様の声

- ChIP には抗 Pol II 抗体を使用しました。

原文は[こちら](#)からご覧いただけます。

提供 : QSONICA LLC 文責 : ワケンビーテック株式会社